



# ZD-GB2 型毛氏摇滚器

(毛氏震荡器)

使  
用  
说  
明  
书

山西信伟慧诚科技有限公司



山西信伟慧诚科技有限公司  
SHAN XI XIN WEI HUI CHENG KE JI YOU XIAN GONG SI



## 产品简介

此仪器按照国家标准 GB/5413-2010 关于乳制品脂肪测定的规定而专门制造。设计上注重产品性能的可靠性和操作的简便性。

## 技术参数

产品型号-----ZA-GB2

功率-----150W

电源-----220V50Hz

摇摆频率-----100 次/min

## 使用说明

一、将机器放置平稳，将仪器的试管盒固定在主机的摇杆上(为了便于运输，主机和夹试管的盒是分开的)接好电源插头，打开电源开关。

二、将被测样品到入抽脂瓶然后放在仪器的卡槽内，注意一定要确认放置完好。

三、按动启动按钮开始摇摆。定时时间到后自动停止。做下一个样品的时候请再次按动启动开关。

## 注意事项

本仪器为乳品检测专用严禁它用，摇摆过程中请注意安全。

## 标准配置

序号	名称	规格	数量
1	毛氏摇滚器	台	1
2	说明书	份	1
3	合格证	份	1
4	保修卡	份	1
5	手套	双	1
6	手钳	把	1





实物展示



山西信伟慧诚科技有限公司

电话：0355-2234100

18035568871

传真：0355-2234100

网址：[www.xwhckj.com](http://www.xwhckj.com)

地址：山西省长治市潞州区西大街商务广场写字楼 509

